



مرکز تحقیقات لیپان دارویی
فراورددهی آنتی

کدمدرک:

WI- HR- 018

عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی دستگاه تقطیر خلاء

Title: Vacuum Distillation Equipment Working Instruction



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده داروسازی

۱- هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه تقطیر خلاء با نام تجاری **Heidolph** ساخت کشور آمریکا می باشد.

۲- دامنه عملکرد:

این دستورالعمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد.

۳- مسئولیت :

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

- دستگاه را روشن کنید؛
- دمای حمام را بین ۳۵-۴۵ درجه سانتی گراد تنظیم کنید؛
- پمپ خلا را روشن کرده و کنترلر شدت تبخیر را در سمت راست بالا تنظیم کنید (عموماً ۱۰۰ میلی بار)؛
- نهایتاً در گام پایانی اجازه دهید در حین تنظیم شدن خلا، هر دو سیم پیچ و حمام به آن دما برسند و در سیستم، با نقطه تنظیم برابر شوند.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده: دکتر داود احمدی مقدم	تأیید کننده: دکتر شیرین مرادخانی	تهیه کننده: سارا اکبری
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت:	سمت:
شماره صفحه: ۱ از ۱	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: