



مرکز تحقیقات لیپان دارویی  
فرواردهای طبیعی

کدمدرک:  
WI- PG- 023

عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی بن ماری سرولوژی  
Title: water bath Equipment Working Instruction



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز  
دانشکده داروسازی

#### ۱- هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه بن ماری سرولوژی با نام تجاری **Memmert** ساخت کشور آلمان می باشد.

#### ۲- دامنه عملکرد:

این دستورالعمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد.

#### ۳- مسئولیت:

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

#### ۴- روش کار:

- سطح آب موجود در دستگاه را چک کنید، حداقل میزان آب با یک نشانگر در اکثر بن ماری ها مشخص شده است.
- دستگاه را به برق دارای اتصال زمین متصل و روشن کنید
- با توجه به سیستم کنترل دمای دیجیتال یا آنالوگ، دمای مورد نظر و نوع درجه  $^{\circ}\text{C}$ ,  $^{\circ}\text{F}$  را مشخص کنید

| تهیه کننده: سارا اکبری | تأیید کننده: دکتر شیرین مرادخانی | تصویب کننده: دکتر داود احمدی مقدم | تاریخ اجرا:        |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| سمت:                   | سمت:                             | سمت:                              | تاریخ بازنگری:     |
| تاریخ و امضاء:         | تاریخ و امضاء:                   | تاریخ و امضاء:                    | شماره صفحه: ۱ از ۱ |