



مرکز تحقیقات لیپان دارویی
و فرآورده های طبیعی

کدمدرک:
WI- PG- 007

عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی دستگاه انکوباتور
Title: Incubator Equipment Working Instruction



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
دانشکده داروسازی

۱- هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه انکوباتور با نام تجار Memmert ساخت کشور آلمان می باشد.

۲- دامنه عملکرد:

این دستورالعمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد.

۳- مسئولیت:

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

قبل از استفاده از دستگاه انکوباتور باید مطمئن شوید که از مرحله های قبلی هیچ مورد باقیمانده ای در دستگاه انکوباتور وجود ندارد. با این حال ، در برخی موارد ، اگر از دستگاه جانکوباتور یکسان برای چندین موجود زنده استفاده شود و آنها به مجموعه پارامترهای مشابهی نیاز داشته باشند ، می توان آنها را در یک دستگاه انکوباتور با هم قرار داد.

سپس درب دستگاه جانکوباتور بسته نگه داشته می شود و دستگاه روشن می شود. دستگاه باید تا دمای مطلوب رشد ارگانیسم خاص گرم شود. می توان از دماسنج استفاده کرد تا ببینید به دما مورد نظر رسیده است یا خیر.

در ضمن ، اگر ارگانیسم به غلظت خاصی از CO₂ یا رطوبت خاص نیاز داشته باشد ، این پارامترها نیز باید در دستگاه انکوباتور تنظیم شوند.

اگر لازم است برای چندین روز از ظروف پتری استفاده شود ، بشقاب ها با نوارهای چسب مهر و موم شده یا در کیسه های پلاستیکی یا ظروف پلاستیکی مواد غذایی قرار می گیرند.

اکنون ، درب قفل شده است و صفحات قبل از بیرون آوردن به مدت زمان لازم در داخل آن نگهداری می شوند.

تهیه کننده: سارا	تأیید کننده: دکتر شیرین مرادخانی	تصویب کننده: دکتر داود احمدی مقدم	تاریخ اجرا:
سمت:	سمت:	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: ۱ از ۱