



مرکز تحقیقات لیپان دارویی
دانشگاه گیلان

کدمدرک:
WI- PG- 008

عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی دستگاه صفحه داغ آهنربایی
Title: Magnet hot plate Equipment Working Instruction



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده داروسازی

۱- هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه صفحه داغ آهنربایی با نام تجاری Alfa ساخت کشور ایران می باشد.

۲- دامنه عملکرد:

این دستورالعمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد.

۳- مسئولیت:

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

قبل از اتصال به برق دما و سرعت را به صفر تبدیل کنید. و سیم اصلی را به سمت جلو متصل کنید: منبع تغذیه. ظرف یا حمام گرم خود را با میله همزن مغناطیسی قرار دهید. میله همزن باید در وسط صفحه گرم قرار گیرد
ظرف یا حمام گرم خود را با میله همزن مغناطیسی قرار دهید. میله همزن باید در مرکز صفحه داغ قرار گیرد.
کلید روشن / خاموش را روشن کنید

تهیه کننده: سارا اکبری	تأیید کننده: دکتر شیرین مرادخانی	تصویب کننده: دکتر داود احمدی مقدم	تاریخ اجرا:
سمت:	سمت:	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: ۱ از ۱