



مرکز تحقیقات لیپان دارویی
و فرآورده های طبیعی

کدمدرک:
WI- PG- 011

عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی دستگاه آون
Title: OVEN Equipment Working Instruction



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شیراز
دانشکده داروسازی

۱- هدف:

۵- هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه آون با نام تجاری **Memmert** ساخت کشور آلمان می باشد.

۲- دامنه عملکرد:

این دستورالعمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد.

۳- مسئولیت:

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

دستگاه را در جای مسطح و خشک بر روی میز مناسب قرار دهید. از قرار دادن دستگاه بر روی میز چوبی یا پلاستیکی خوداری کنید، زیرا باعث اشتعال می شود.

کابل دستگاه را به سوکت پشت دستگاه وصل نموده و آن را محکم فشار دهید تا در جای خود محکم گردد و سمت دیگر آن را حتماً به پریز ارت دار وصل نمایید. از اتصال به سیم سیار و سه راهی و ... خودداری نمایید.

کلید پاور دستگاه را روشن کنید.

تایمر را در حالت Bypass قرار دهید.

دمای مورد نظر را توسط دستگاه تنظیم دما (ترموستات) تنظیم نمایید.

هنگامی که دستگاه کنترل دما به دمای مورد نظر رسید می توانید تایمر را کوک کرده و تا ۱۲۰ دقیقه زمان را برای دستگاه تعریف کنید.

هنگامی که تایمر بر روی عدد صفر قرار گیرد کار دستگاه تمام شده است.

| تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: | تأیید کننده: دکتر شی مرادخانی | تصویب کننده: دکتر داود احمدی مقدم | تاریخ اجرا: |
|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| سمت: | سمت: | سمت: | سمت: | تاریخ بازنگری: |
| تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: | شماره صفحه: ۱ از ۱ |