



مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
و فرآورده های طبیعی

کدمدرک:
WI- RC- 002

عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی دستگاه تصفیه آب

Title: Milipore ultrapure water Equipment
Working Instruction



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی

۱- هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه Ultra-pure water با نام تجاری Milipore ساخت کشور آمریکا می باشد.

۲- دامنه عملکرد:

این دستورالعمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد.

۳- مسئولیت :

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

۱. علامت + و - سمت راست دستگاه را همزمان فشار دهید.
۲. اجازه دهید تا عدد 18.2 MΩ.cm بر روی صفحه نمایشگر دستگاه ظاهر شود.
۳. کلید آبی روی دستگاه را فشار دهید.
۴. بعد از برداشت آب مورد نظر با فشار دادن همان کلید خروجی آب را قطع کنید.
۵. سپس محافظ زیر شیر را در سر جای خود قرار دهید.

تهیه کننده: خشایار سنمار	تأیید کننده: دکتر امیر نیلی	تصویب کننده: دکتر داود احمدی مقدم	تاریخ اجرا:
سمت:	سمت:	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: ۱ از ۲