



مرکز تحقیقات لیپان دارویی  
و فرآورده های طبیعی

کدمدرک:  
WI- PG- 012

عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی پی اچ متر  
Title: pH meter Equipment Working Instruction



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  
دانشکده داروسازی

#### ۱- هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه پی اچ متر با نام تجاری **Diba Tehzih Parnian** ساخت کشور آلمان می باشد.

#### ۲- دامنه عملکرد:

این دستورالعمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد.

#### ۳- مسئولیت:

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

#### ۴- روش کار:

دما دستگاه با دمای محیط (محلول) مطابقت داده شود.

الکترودها از گیره نگهدارنده جدا شوند. اگر الکترودها خشک شد، ۲۴ ساعت پیش از استفاده در داخل آب قرار داده شود. الکترودها داخل بشر خالی با آب مقطر شسته شود.

الکترودها با پارچه جاذب خشک شود

تهیه کننده: سارا اکبری	تأیید کننده: دکتر شیرین مرادخانی	تصویب کننده: دکتر داود احمدی مقدم	تاریخ اجرا:
سمت:	سمت:	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: ۱ از ۱