



مرکز تحقیقات لیان اردنی
دفتر اوردی بیسی

کدمدرک:
WI- PG- 005

عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی دستگاه کوره های برقی
Title: Electric furnaces Equipment Working Instruction



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
دانشگاه داروسازی

۱- هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه کوره برقی با نام تجاری Rehan Teb ساخت کشور ایران می باشد.

۲- دامنه عملکرد:

این دستورالعمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد.

۳- مسئولیت :

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

ابتدا بایستی کوره الکتریکی آکبند را زیر تست و فشار قرار دهید تا دود و بخار آن از بین برود.

برای این کار باید دستگاه در دمای حدود ۴۰۰ درجه در محیطی باز مانند حیاط روشن شود و در فواصل ۵ یا ۱۰ دقیقه درب آن باز شود تا دود و بخار از دستگاه خارج شود.

پس از اینکه رنگ المنت کف و اطراف کوره که در سیمان نسوز مهار شده است (رنگ سیمان نسوز) سفید شد، مرحله اولیه کار انجام شده است.

سپس باید طبق طرز کار دستگاه زمان و دما را وارد نمایید تا کوره شروع به کار کند.

انجام مرحله آزمون اولیه اجباری و ضروری میباشد و این موضوع در دفترچه روش کار با کوره الکتریکی هم نوشته شده است.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده: دکتر داود احمدی مقدم	تأیید کننده: دکتر شیرین مرادخانی	تهیه کننده: سارا اکبری
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت:	سمت:
شماره صفحه: ۱ از ۱	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: