



۱- هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه سونیکاتور با نام تجاری BANDELIN Sonorex digitec ساخت کشور آلمان می باشد.

۲- دامنه عملکرد:

این دستورالعمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد.

۳- مسئولیت :

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.


۴- روش کار:

۱- ابتدا حمام اولتراسونیک را با آب مقطر تا خط نشانه پر کنید.

۲- دمای مورد نظر را تنظیم کنید.

۳- مدت زمان مورد نیاز را انتخاب کنید.

۴- پس از راه اندازی، تنظیم دما و زمان کلید شروع به کار (اولین کلید از سمت راست مطابق شکل زیر) را فشار دهید تا برنامه ی انتخابی اعمال شود.

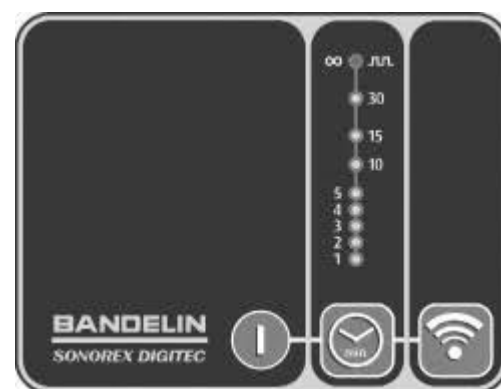

تاریخ اجرا:	تصویب کننده: دکتر داود احمدی مقدم	تأیید کننده: دکتر امیر نیلی	تهیه کننده: خشایار سنمار
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت:	سمت:
شماره صفحه: ۱ از ۲	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: